

國立中山大學
National Sun Yat-sen University




生技醫藥研究所
Institute of BioPharmaceutical Sciences


2022.08製作



純水製造裝置 & 純水儀器

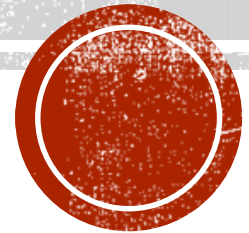

機台外觀

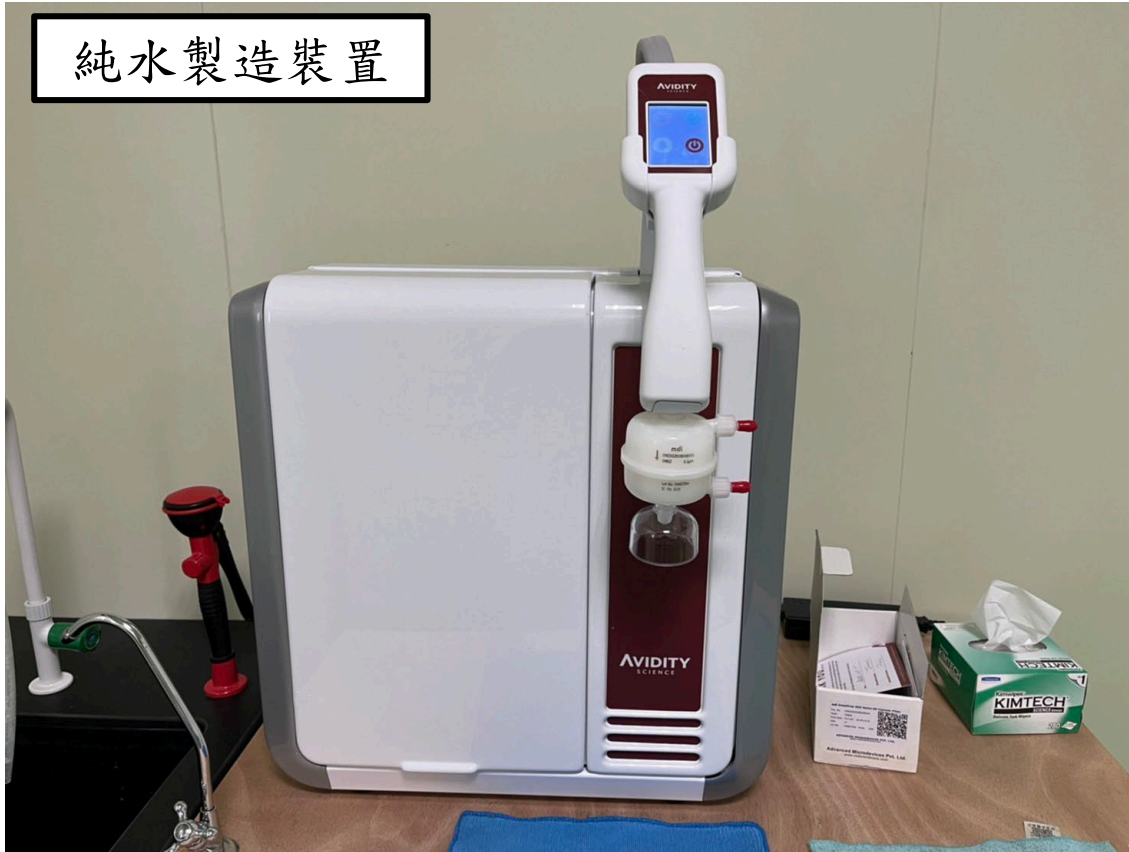

操作說明



本機台透過操作面板操作!



操作說明

STEP 1

目前面板顯示的為待機狀態(右下角開關圖示為紅色)



NOTE: 操作手臂可固定亦可拿下操作!

操作說明



STEP 2

按下紅色開關鍵，使其呈綠色，
表示為啟動狀態。

此時下方會出現小房子圖示。



操作說明

STEP 3

按下小房子圖示進入純水資料畫面。

待數值校正為18.2MΩ後，按下PLAY鍵
(右下角綠色圖示)即可啟動出水。

NOTE: 若數值低於18.2MΩ請通知廠商更換!



操作說明

STEP 4

取水狀態!

介面僅會顯示純水數值、停止鍵!

完成取水後，按下介面上的停止鍵。



操作說明

STEP 5

按下停止鍵後，頁面會跳回純水資料的畫面。

選擇左下角的功能頁選單，回到起始功能頁。



操作說明

STEP 6

跳回功能頁後，選擇綠色開關鍵，即可讓純水機回到待機狀態(變為紅色)。

