

國立中山大學
National Sun Yat-sen University




生技醫藥研究所
Institute of BioPharmaceutical Sciences

2022.08 製作



抽氣櫃

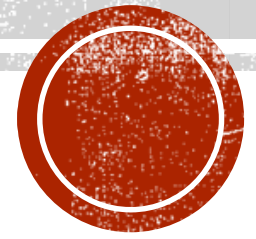


儀器外觀

- 包含抽氣櫃本體及抽氣開關



操作說明

一開始的操作介面設定，記得實驗結束後須回復原來的設定！

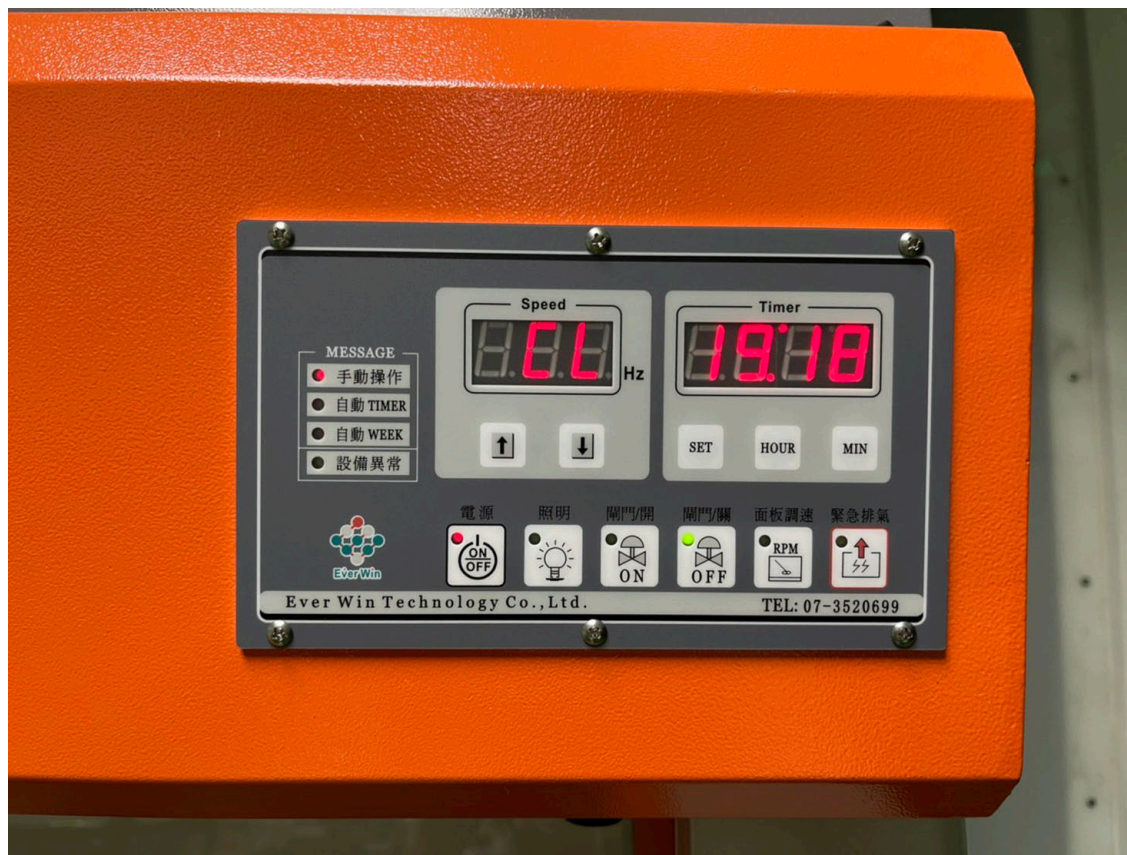

操作說明

凡是會散發濃煙或是有害氣體的實驗皆須在抽氣櫃中進行操作！

STEP 1

打開右手邊的抽氣開關(按下綠色按鈕)
會聽到非常大聲地抽氣運轉聲音！



操作說明



STEP 2

接下來操作面板，根據需求選擇是否開啟照明及閘門

*通常建議照明及閘門皆開啟(避光實驗可不開啟照明)



操作說明

STEP 3

實驗結束後，將操作面板回復原來的設定(照明關、閘門關)，並關上右手邊的抽氣開關(紅色按鈕)。

